

# 電子天平/電子秤 使用說明書 USER MANUAL

使用前請詳細閱讀本說明書

## 保 證 卡

客戶：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

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
保證期間：購買日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止

產品名稱：\_\_\_\_\_ 機型：\_\_\_\_\_ 製造號碼：\_\_\_\_\_

★ 本保證書未經經理商蓋章及填註購買日期者無效。

★ 憑本服務卡享有自購買日一年之免費服務，但若係天災地變，或人力因素導致產品故障，以及保證期間外調整修理服務時應酌情收取零件及技術服務費。

經銷商



## 1、注意事項

- ※ 請勿將產品放置溫度過高或過低、易碰撞、劇烈振動、溫差較大的環境中，勿讓蟑螂侵入及小生物寄生機內；
- ※ 不得在有腐蝕性的氣體或液體，以及影響儀器正常工作的電場和磁場地方使用；
- ※ 打開電源時，秤盤上請勿放置任何東西；
- ※ 使用電子天平、電子秤前，先預熱 5~10 分鐘；
- ※ 應放置在理想的環境，即為無冷氣，風扇直吹或自然風干擾的地方；
- ※ 當低電源警示符號顯示時，應立即對電子天平、電子秤的蓄電池進行充電；（蓄電池選配）

## 2、主要技術指標

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 型號：      | 電子天平、電子秤系列         |
| 內部解析度：   | 300 000~1 200 000  |
| 非線性：     | ≤0.01%FS           |
| 感應器：     | 350 Ω 感應器          |
| 滿量程溫度系數： | ≤8材PPM/℃           |
| 顯示：      | 6位元LCD液晶背光         |
| 使用電源：    | DC9V/500mA或蓄電池(選配) |
| 使用溫度：    | 5℃~40℃；≤85%RH      |

### 3、按鍵說明

【開關】【ON/OFF】鍵：開/關機功能

【單位轉換】【UNIT】鍵：單位相互之間轉換（長按進入校準功能）

【計數】【PCS】鍵：對物品進行點數功能（計數模式下，按單位換位鍵可轉至稱重界面）

【扣重】【TARE】鍵：進行扣重功能

### 4、按鍵功能操作

#### 4.1 單位選擇

電子天平、電子秤軟體系統為用戶提供了幾種國際上常用的單位元，用單位轉換鍵進行轉換，每按一次即顯示一種重量單位。

#### 4.2 計數功能

按兩次計數鍵進入計數模式，顯示“COU”計數符號，單位轉換鍵選擇取樣值“10、20、50、100、150、200、250、500”後，秤盤上放足所顯示的取樣個數值後，待穩定，按計數鍵確認取樣值。（單位鍵退出計數界面）

注：單重不足表示取樣單重少於5d；取樣數量越多，計數功能越準確。

#### 4.3 扣重功能

① 將包裝容器置於秤臺上，待重量穩定後，按扣重鍵使

重量歸零。

② 將待秤物品置於容器內，則顯示物品淨重。

③ 清除“扣重值”

將包裝容器與物品一並移去後，顯示包裝容器重量負值，此時再按一次歸零鍵，即清除“扣重值”，電子秤歸零。

#### 4.5 調整校正

校正時秤盤上不得放置任何物體，方可進行如下操作。

單點校正電子天平、電子秤：

長按【單位轉換】【UNIT】鍵約2秒顯示“CAL”後鬆開，顯示“砝碼值”並且閃爍，此時放上閃爍的“校準砝碼值”於秤盤上，等待數秒顯示“校準法碼值”後，取下砝碼等待天平再次顯示“-----”後可自動歸零點，則校準完畢。第一次使用校準若還有稍微誤差，按上述過程重新校準幾次或進行內部線性校準。

綫性校正電子天平、電子秤：

長按【單位轉換】【UNIT】鍵約2秒後，再長按【計數】【PCS】鍵2秒。

注：為了保證產品的精確讀度，高精度產品建議使用之前進行預熱校準，校準時請放置標準砝碼。

### 5、電源部分說明

#### 低電源警示

在選配蓄電池功能情況下，當LCD顯示幕左上角電池電

量指示符號變成 (  ) 顯示並閃爍時，表示電壓已經到達最低值，需進行充電。若未及時更換還可使用2-3分鐘左右。在顯示幕上顯示“Bt Lo”之後將自動關機，必須對蓄電池進行充電方能使用。

溫馨提示：

- ☆請盡量使用原廠充電器
- ☆在充電情況下，當電池符號顯示飽和時，請繼續在充電5小時，確保電池電量在飽和狀態。

6、電子秤的故障指示

| 故 障                 | 原 因                                           | 處理方法                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -----中橫綫<br>----下橫綫 | 干擾/負載                                         | 關機/重新校準                                    |
| 顯示值不穩定              | 1. 工作環境不良<br>2. 秤盤與機殼刮碰<br>或有異物<br>3. 被測物品不穩定 | — 改善工作環境<br>— 清除異物<br>— 固定被測物              |
| 顯示值與實際<br>讀數不符      | 1. 電子秤沒校準<br>2. 秤重前未歸零<br>3. 蓄電池電量不足<br>(選配)  | — 校準電子秤<br>— 按“扣重”鍵<br>— 對蓄電池進行<br>充電 (選配) |